


# Probenahme Lebensmittel Mikrobiologie



? g

Beschreibung	Analysendetails
Analyse	Pflanzensch
Probenmenge	500 g

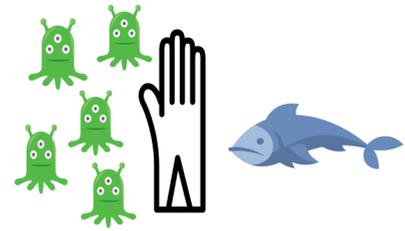

## Was?

Wählen Sie das Lebensmittel aus, welches Sie analysieren lassen möchten.



## Wieviel?

Maximal benötigen wir 100g. Genauere Angaben finden Sie unter Analysendetails. Sollten Sie mehr als eine Analyse wünschen müssen Sie die Probenmenge entsprechend addieren.



## Was ist wichtig?

Um das Lebensmittel beurteilen zu können ist es wichtig, dass von außen möglichst wenig Keime eingeschleppt werden. Fassen Sie das Produkt daher so wenig wie möglich an.



## Und weiter?

Drucken Sie das Auftragschreiben aus oder legen Sie einen Zettel mit Ihrer Bestellnummer in das Paket.




## Was noch?

Es ist wichtig, dass die Probe möglichst frisch bei my-lab ankommt. Legen Sie bei leicht verderblichen Lebensmitteln Kühlakkus dazu.



## Nächster Schritt?

Schicken Sie entweder eine ungeöffnete Packung oder verpacken Sie das Lebensmittel mit sauberen Händen (besser Handschuhe) in ein sauberes/neues Gefäß oder Kunststoffbeutel.

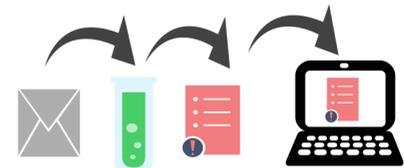

## Und dann?

Packen Sie alles zusammen in ein Paket oder einen großen Briefumschlag und senden Sie es an my-lab International.

## Fragen?

Sollten Sie noch Fragen zu dem Probenversand haben, rufen Sie uns gerne an.

## my-lab International

Wir lassen Ihre Probe analysieren und erstellen einen leicht verständlichen Bericht. Der Bericht wird Ihnen per e-Mail wenige Tage nach Probeneingang zugeschickt.